



PL-7 プレミアムライン

シャッターカバーの取り外し方法

Ver.20210415

フリツシュ・ジャパン株式会社



作業を行なう前に

- ① 万が一、途中で装置が故障（異常も含む）や破損した場合は、速やかに作業を中止して下記の連絡先までご連絡下さい。
- ② 作業内容に不明な部分及び箇所があった場合は、下記の連絡先までご連絡下さい。
- ③ この作業によって生じた故障又は損害などに関しては一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社の電話番号 [TEL : 045-641-8550]

1 装置の電源を入れる

装置の電源 ON にします。



2 シャッターを開いた状態にする

操作パネルで、OPEN ボタンを押して、シャッターを開く。




3 電源 OFF にして、電源コードを抜く

シャッターが開いた状態で、電源 OFF にして、電源コードを抜きます。



4 シャッターのネジを外す 1

六角棒レンチ 3mm を使って、
向かって右側面のネジ 2 か所を外します。

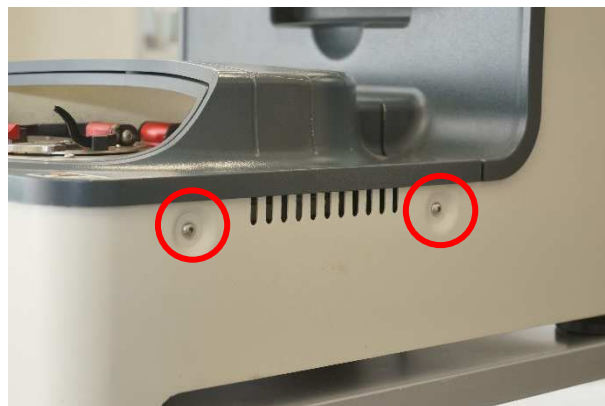

5 シャッターのネジを外す 2

同じく、六角棒レンチ 3mm で、
向かって左側面のネジ 2 か所を外します。



6 カバーを外す前に



カバーを外す前に、注意する箇所があります。

- ① 配線 1 と 2
- ② センサー

※特に②センサーを損傷した場合、
装置が動作しなくなる為、ご注意ください。

①配線に関しては、
下記の手順に沿って、外してください。



カバーを外す際に、②センサーには、
何も接触させないようにしてください。

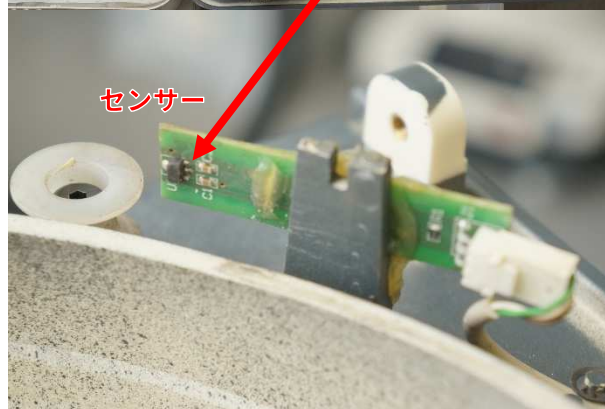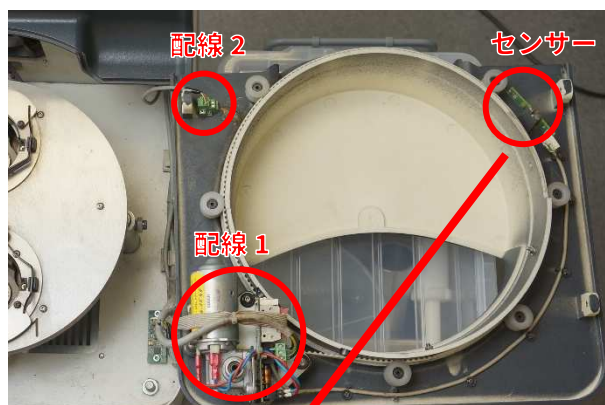

7 装置カバーを外す

カバーを少しだけ持ち上げて、
向かって左側へゆっくりと持ち上げます。

※この時、[装置]と[カバー]は、2か所「○」の配線で
つながっていますので、ゆっくりと確認しながら、
持ち上げて下さい。

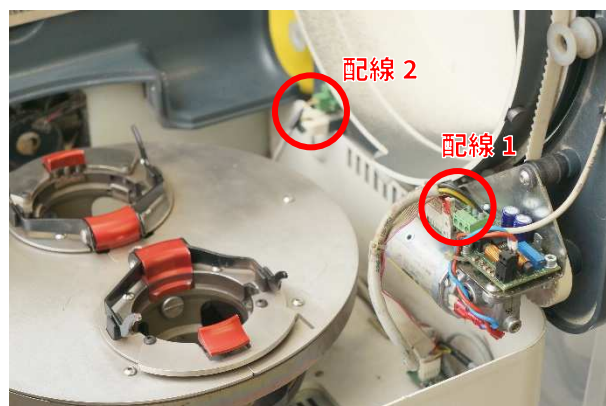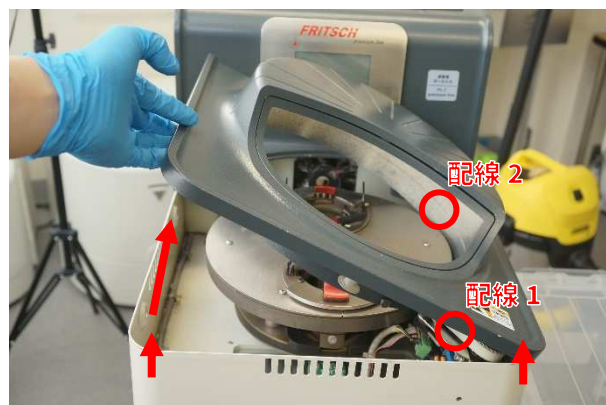

8 配線 1 のコネクタを外す

2か所のコネクタをゆっくり外します。

※配線（コード）部分ではなく、
プラスチックのカプラー部分をしっかり持って
ゆっくり引き抜いてください。



9 配線 2 のコネクタを外す

さらに奥のコネクタを外します。

※配線（コード）部分ではなく、
プラスチックのカプラー部分をしっかり持って
ゆっくり引き抜いてください。



9 カバー部分を外す

ゆっくりとカバーを外します。



10 組み付け時の注意点

組み付け時は、上記の作業の逆行程で行ないます。

▼ 下記の点を注意しながら、組み付けます。


① 配線をしっかりと取り付けられていることを確認します。

② 配線 1 と配線 2 のコードが回転体に接触しないように注意しつつ、

③ センサーが接触しないように、カバーを取り付けます。

-- 組付け後 --

装置に電源ケーブルを差して、電源 ON にします。
その後、シャッターを何度か開閉及びポジション 1 ⇄ 2 を移動させて、配線類がどこにも接触していないことを確認して下さい。

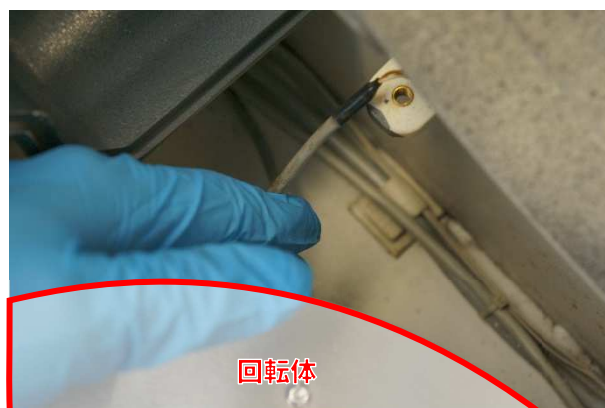



フリッチュ・ジャパン株式会社

231-0023

横浜市中区山下町 252 グランベル横浜ビル 6 階

TEL : 045-641-8550 / FAX : 045-641-8364

E-mail: info@fritsch.co.jp